

Vejledning til spektrallampehus

14.12.10

Aa 2830.50



Spektrallampen er forsynet med 3-polet specialstik og må kun tilsluttes netspænding via kontroltransformator (drosselspole) 2840.50.

Lampehusets ventilationsåbninger må ikke tildækkes så ventilationen gennem lampehuset nedsættes. Ved nedsat ventilation kan temperaturen på lampehusets overflade stige til over 100 grader C.

For at undgå overophedning af lampehusets ydre dele er enheden forsynet med ventilator, der forhindrer at lampehusets overflade i at overstiger 40 grader C.

Spektrallampen er forsynet med 9-polet Pico fatning for Osram spektrallamper.


Udskiftning af spektrallamper:

Da udskiftning af spektrallamper let foretages behøver man ikke at have lampehus til hver spektrallampe.

- 1) Fjern lampehusets stik fra kontroltransformatoren og vent nogle minutter indtil selve spektrallampen er nedkølet.
- 2) Fjern de to fingerskruer i lampehusets top.

- 3) Forskyd topdækslet og den forreste afdæknings-skærm opad og fjern denne del.
- 4) Løft forsigtigt spektrallampen ud af soklen. Lampen kan være varm af hvilken grund man med fordel kan anvende en tør klud eller handsker, når lampen fjernes.
- 5) En ny lampe kan nu isættes i modsat rækkefølge. Når topdæksel og forreste afdæknings-skærm monteres skal man være opmærksom på at forreste afdæknings-skærm to tappe styre ned i de to huller i underparten.

Spektrallampen er forsynet med 4 gummiben så lampen umiddelbart kan stå på bordet. Lampehuset er på bagsiden forsynet med en gevindbøsning der muliggør opspænding ved hjælp af medfølgende Ø 10 mm gevindtap.

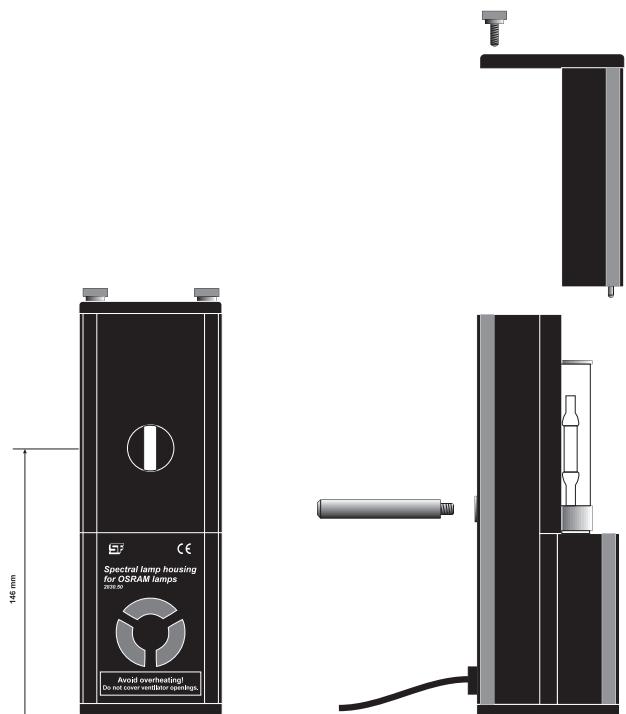

Dimension B x D x H: 78 x 78 x 225 mm

Vægt: 1 kg

Spektrallamper:

Osram spektrallamper er udladningslamper for vekselstrømsdrift, der udsender liniespektre med stor lysintensitet fra ædelgasser og metaldampe. Med Pico 9-fatning og ydre glasglødehoved til synlig spektralstråling.

Spektrallamperne skal bruges sammen med kontrol transformator nr. 2840.00.

Følgende lamper kan leveres:

2835.00	Spektrallampe	15 w AC	Na
2835.20	Spektrallampe	15 w AC	Cd
2835.30	Spektrallampe	55 w AC	He
2835.40	Spektrallampe	30 w AC	Ne
2835.50	Spektrallampe	15 w AC	Zn
2836.10	Spektrallampe 22	44 w AC/DC	Hg

Alle ovenstående lamper har diameter 21 og højde 107 mm.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.

Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbetøbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside