


# Brugsvejledning for 5456.10 fotometer PF-11

05.02.03


AA 5456.10

## Minivejledning til Fotometer PF-11

Forside af instrument:

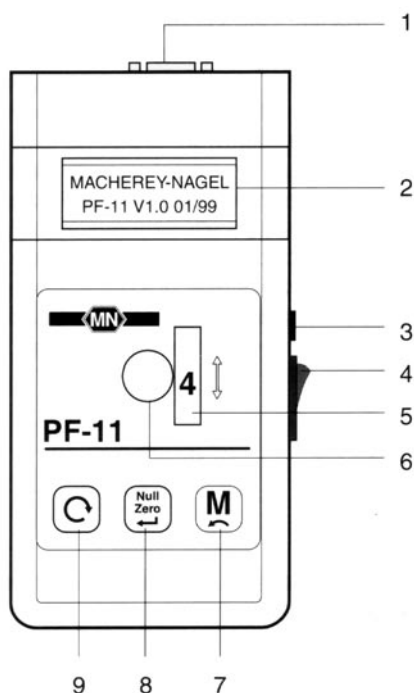


Bagside af instrument:

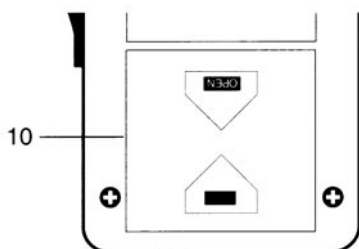

- 1) Data interface.
- 2) Display.
- 3) Tilslutning af netadapter.
- 4) Tænd/sluk knap.
- 5) Filterhjul med 6 filtre.
- 6) Kuvettekammer 16 mm diam.
- 7) Måleknap, bruges også til at vælge mellem NANOCOLOR, VISOCOLOR og VISOCOLOR ECO og til at vælge analysemetoder i baglæns rækkefølge.
- 8) Knap til nul-måling.
- 9) Knap til metodevalg.
- 10) Batterirum.

Vælg sprog i batterirummet:

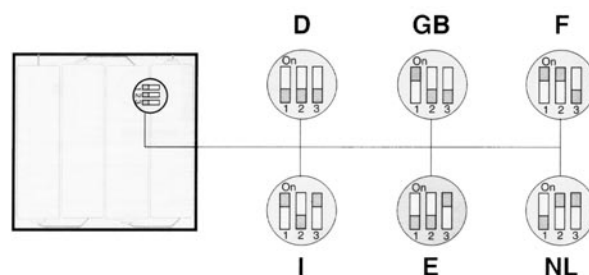


(Engelsk tekst er valgt i det følgende)

Oplad eventuelt batterierne med den medfølgende batterioplader.

Sæt batterier i apparatet og tænd.


Display viser: MACHEREY-NAGEL  
PF-11 V2.0 05/01

Skifter hurtigt til: Method selection  
NANOCOLOR

Vælg mellem NANOCOLOR, VISOCOLOR og VISOCOLOR ECO ved at trykke på  knappen.

F.eks. VISOCOLOR

Display viser: Method selection  
VISOCOLOR

Søg blandt metoderne med  knappen og vælg den ønskede analysemetode.

F.eks. NITRAT 50


Display viser: V NITRAT 50  
0.2-9 mg/l NO<sub>3</sub>-N

Tryk dernæst på  knappen.

Display viser: V NITRAT 50  
Filter: 4->ZERO

Anbring filteret som displayet viser (her 4) ved at dreje på hjulet.

Indsæt reagensglas med ubehandlet prøve (nulværdi) i kuvettekammeret og tryk på

 knappen.

Vent 2 sekunder.


Display viser: V NITRAT 50  
0,0 mg/l NO<sub>3</sub>-N

Hurtigt

efterfulgt af: V NITRAT 50  
Measure sample>M

Anbring reagensglas med prøveopløsning i kuvettekammeret.


Til prøveopløsningen skal der være tilsat kemikalie i henhold til vejledning.

Aflæs resultatet ved at trykke på  knappen.

Vent 2 sekunder.

Display viser: V NITRAT 50  
x,x mg/l NO<sub>3</sub>-N

Anbring reagensglas med ny prøveopløsning for samme analysemetode (NITRAT 50) i kuvettekammeret .

Tryk på  knappen og aflæs resultatet.

For at vælge ny analysemetode indenfor VISOCOLOR trykkes på

 knappen

indtil den ønskede analysemetode ses i displayet, og der fortsættes som ovenfor.


For at skifte til nyt metodevalg trykkes først på

 knappen,

dernæst på

 knappen indtil Method selection ses i display.

Hvis man har valgt forkert, kan man også trykke på

 knappen,

indtil man kommer helt tilbage til Method selection eller bare tilbage gennem analysemetoderne.

 knappen

skifter rundt gennem analysemetoderne indenfor en bestemt overordnet metode.

Hvis man trykker længe nok, kommer man til den første analysemetode i rækken.

Efter brug slukkes apparatet og batterierne tages ud.