

Blæser

13.12.10

AC 1970.50

Denne regulerbare blæser er specielt designet til brug med SF luftpudeskinne, type 1950.00 h.h.v. 1950.10.

Anvendes blæseren til andre luftpudeskinne, kan det være nødvendigt at tilpasse slangestudsen v.h.a. tape, og ligeledes kan det være nødvendigt at regulere luftgennemstrømningen for at undgå turbulens.

Slangen monteres på blæseren i den ene studs, mens den anden studs monteres på luftpudeskinne. Ved anvendelse af et T-stykke og en ekstra slange, kan blæseren forsyne to luftpudeskinne.

Når blæseren er tilsluttet en stikkontakt, kan der skrues op for luftstrømmen ved at dreje reguleringsknappen med uret. Tilsvarende skrues der ned for luftstrømmen ved at dreje reguleringsknappen mod uret. Optimal luftstrøm opnås når gliderne akkurat holder sig fri af skinnen. For lille luftstrøm kan forårsage gnidning mellem glider og skinne, og for kraftig luftstrøm kan forårsage turbulens omkring gliderne.

Vigtigt:

For at sikre luftindtag skal der være 10 cm frirum på alle fire sider af blæseren.

Ekstra tilbehør:

T-stykke: 1970.05.

Ekstra slange: 1970.01.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.

Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbetøbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside

Air Blower

13.12.10

Ac 1970.50

This adjustable Air Blower is specially designed for use with SF Air Tracks type 1950.00 or 1950.10. Should the Air Blower be used on other Air Tracks, adjustment of the hose size using tape, or adjustment of the air flow might be necessary.

One end at the hose is mounted on the Air Blower, and the other end is mounted on the Air Track. By mounting the Air Blower with a "T-unit" two Air Tracks can be operated, using one Air Blower. An extra hose is needed for this. When the Air Blower is connected to a socket, the Air supply can be increased by turning the adjustment knob on the front panel clockwise, and the Air supply can be decreased by turning the knob counterclockwise. Optimum Air supply is when the gliders just lift from the Air Track.

Less Air supply can cause friction and higher air supply can cause turbulence.

Important:

To ensure air intake of the Air Blower, leave 10 cm clearance around all 4 sides of the Air Blower.

Supplement equipment:

Spare Hose: 1970.01.

T-unit: 1970.05.