

Vejledning til spektrallampehus 2830.60

14.12.10

Aa 2830.60




Dette spektrallampehus er designet til brug med spektrallamper med E-27 skruefatning. Disse spektrallamper må ikke tilsluttes lysnettet, men kræver en speciel strømforsyning, type 2840.50. Spektrallampehuset er forsynet med ventilator som sikrer, at spektrallampehusets overfladetemperatur ikke overstiger 60 °C.



Spektrallampehuset er forsynet med 3-polet specialstik og må kun tilsluttes netspænding via kontroltransformator (drosselspol) 2840.50. Lampehusets ventilationsåbninger må ikke tildækkes, så ventilationen gennem lampehuset nedsættes. Ved nedsat ventilation kan temperaturen på lampehusets overflade stige til over 100 grader C.

Nødvendigt tilbehør:

Kontroltransformer: 2840.50
Spektrallampe, Na: 2836.50
Spektrallampe, Hg: 2836.60

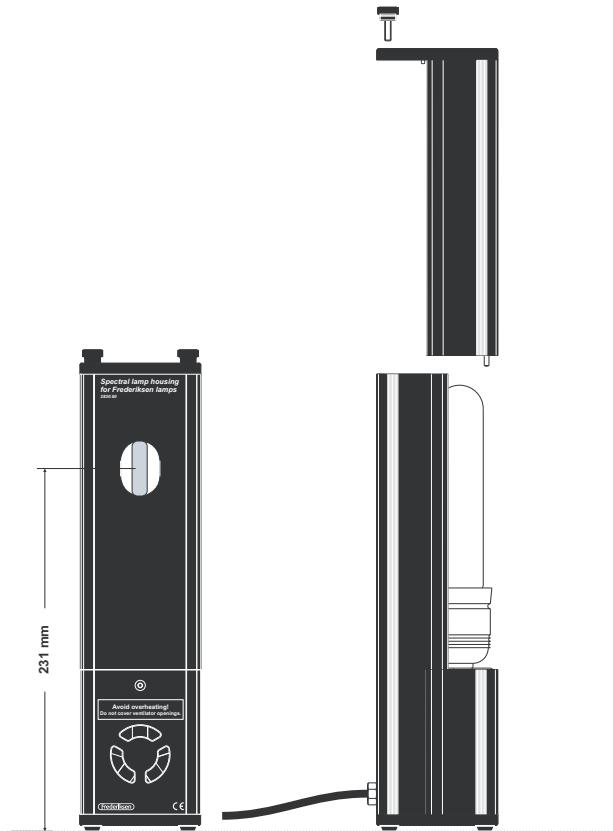

Isætning og udskiftning af spektrallamper:

- 1) Fjern lampehusets stik fra kontroltransformatoren og vent nogle minutter indtil selve spektrallampen er nedkølet.
- 2) Fjern de to fingerskruer i lampehusets top.
- 3) Forskyd topdækslet og den forreste afdæknings-skærm opad og fjern denne del.
- 4) Skru forsigtigt spektrallampen ud af soklen. Lampen kan være varm af hvilken grund man med fordel kan anvende en tør klud eller handsker, når lampen fjernes.

- 5) En ny lampe kan nu skrues i fatningen. Når topdæksel og forreste afdækningsskærm monteres skal man være opmærksom på, at forreste afdækningsskærms to tappe styrer ned i de to huler i underparten.

Tekniske data:

Dimension B x D x H: 78 x 78 x 295 mm

Vægt: 1,24 kg

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.

Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside