

Vejledning til spektrallampehus m. skruefatning 2830.65

11.09.14

2830.65 AC



Dette spektrallampehus er designet til brug med spektrallamper med E-27 skruefatning. Disse spektrallamper må ikke tilsluttes lysnettet, men kræver en speciel strømforsyning, type 2840.50. Spektrallampehuset er forsynet med ventilator som sikrer, at spektrallampehusets overfladetemperatur ikke overstiger 60 °C.



Spektrallampehuset er forsynet med 3-polet specialstik og må kun tilsluttes netspænding via kontroltransformator (drosselspol) 2840.50. Lampehusets ventilationsåbninger må ikke tildækkes.

Tilbehør:

Kontroltransformer: 2840.50

Spektrallampe

Na: 2836.50

Cd: 2836.55

Hg: 2836.60

Zn: 2836.65


Ne: 2836.70

He: 2836.75

Tekniske data:

Dimension B x D x H: 78 x 78 x 295 mm

Vægt: 1,24 kg

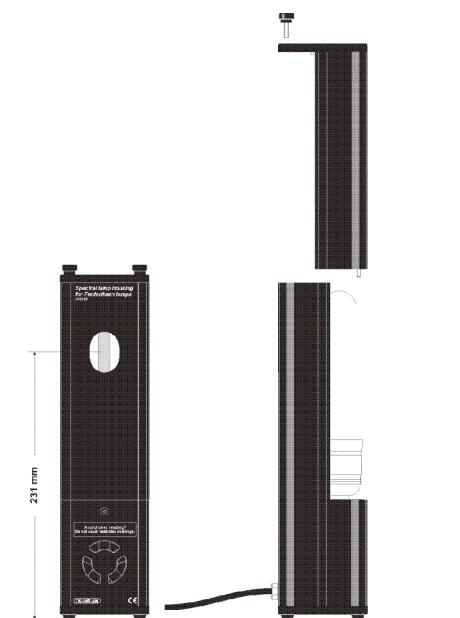

Isætning og udskiftning af spektrallamper:

- 1) Fjern lampehusets stik fra kontroltransformatoren og vent, indtil selve spektrallampen er helt afkølet.
- 2) Fjern de to fingerskruer i lampehusets top.
- 3) Skyd topdækslet og den forreste afdæknings-skærm opad og fjern denne del.
- 4) Lampen kan nu skiftes

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballaseres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside

User manual for holder spectral lamp E27 2830.65

11.09.14

2830.65 AC



This Spectral lamp house is designed for use with spectral lamps which fit a E-27 socket. These spectral lamps must never be connected to the mains, but require a control transformer, type 2840.50. The Spectral lamp house is equipped with a ventilator ensuring that the surface of the Spectral lamp house does not exceed 60 degree C.



The spectral lamp holder is equipped with a special 3-pin plug, and is only to be used in connection with a control transformer (choke), type 2840.50.

Do not cover the ventilator slots in the spectral lamp housing.

Accessories:

Control transformer: 2840.50


Spectral lamps:

Na: 2836.50
Cd: 2836.55
Hg: 2836.60
Zn: 2836.65
Ne: 2836.70
He: 2836.75

Technical data:

Dimension W x D x H: 78 x 78 x 295 mm

Weight: 1.24 kg

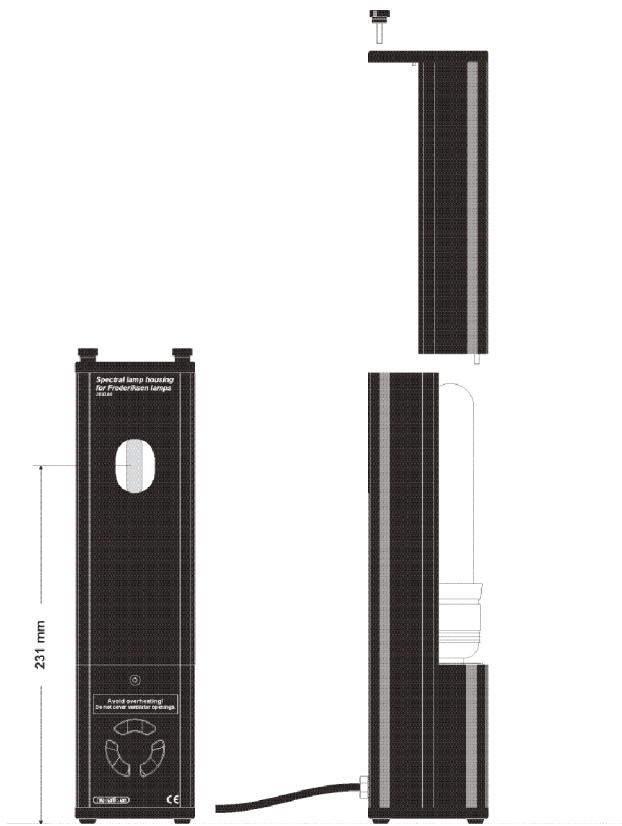

Mounting and replacing spectral lamps:

- 1) Unplug the spectral lamp holder from the control transformer. Wait until the spectral lamp itself has cooled down completely.
- 2) Unscrew the two finger screws on top of the housing.
- 3) Slide the top cover with front screen upwards, and remove this part.
- 4) The lamp can now be replaced.