

# MicroLog - minimanual

16.12.10

3890.00/05

**Det medfølgende program "MicroLab" installeres i computeren.**

## Opsætning af MicroLog.

MicroLog skal være forbundet til computeren under opsætning.

Øverst i højre værktøjslinie vælges de sensorer, man ønsker at bruge ved at klikke på sensor-ikonet med venstre musetast. En valgt sensor vil have en rød plet til højre.

Derefter vælges måleintervallet ved at klikke på tallene – venstreklik for større ciffer, højreklik for mindre ciffer.

Starttidspunktet vælges på samme måde ved at klikke på tidspunkt og dato. Undlader man at ændre starttidspunktet, vil dataopsamlingen starte med det samme, når apparatet sættes i gang.

Man kan dernæst vælge Cyclic Run ved at klikke med venstre musetast på ikonet.

Når man har ændret i opsætningen, vil pilen i send-ikonet nederst blinke mellem gul og grøn. Når opsætningen er klar klikkes på send-ikonet med venstre musetast.

Hvis opsætningen er i orden og der er forbindelse til MicroLog, bliver pilen grå som baggrunden, og man kan fortsætte. Hvis opsætningen ikke er modtaget rigtigt af MicroLog, vil pilen blive rød og brudt. Prøv i så fald at vente et øjeblik eller klik på send-ikonet igen, for at forsøge en gang mere.

Når opsætningen af MicroLog er klar, klikkes med venstre musetast på RUN-ikonet i venstre værktøjslinie. MicroLog kobles fra computeren og anbringes på det ønskede sted.

Når der er opsamlet den ønskede mængde data, forbindes MicroLog til computeren, og der klikkes med venstre musetast på STOP-ikonet i venstre værktøjslinie.

Graf over de opsamlede data kan ses ved at klikke på FETCH-ikonet i venstre værktøjslinie.

Man kan også se de opsamlede data ved at klikke på FETCH-ikonet, inden man stopper dataopsamlingen.

## MicroLog status

MicroLog status kan ses ved at trykke på begge knapper på hver side af displayet på en gang:

*ru* betyder RUN, det betyder at MicroLog opsamler data ved almindelig kørsel. Det vil sige at, dataopsamling stopper når hukommelsen er fyldt.

*cy* betyder Cyclic Run, det betyder at, MicroLog opsamler data ved cyklisk kørsel. Det vil sige dataopsamling fortsætter, når hukommelse er fyldt, ved at de først opsamlede data overskrives.

*tr* betyder Timer Run, det vil sige MicroLog er indstillet til at opsamle data på et bestemt tidspunkt. Status ændres til ru eller cy når dataopsamlingen begynder.

*st* betyder STOP, det vil sige MicroLog opsamler ikke data.

## Max. og Min værdier

Ved at trykke på højre tast på MicroLog kan man vælge, ved at holde knappen nede, en periode på 1-24 timer, hvor man ønsker at se max. og min. værdier.

Ved at trykke på venstre tast på MicroLog kan man vælge, ved at holde knappen nede, en periode på 1-30 dage, hvor man ønsker at se max. og min. værdier.

Værdierne ses i displayet kort tid efter, at man har sluppet tasten.