


Brugsvejledning for 7895.00 flaskehave

22.12.10

Aa 7895.00

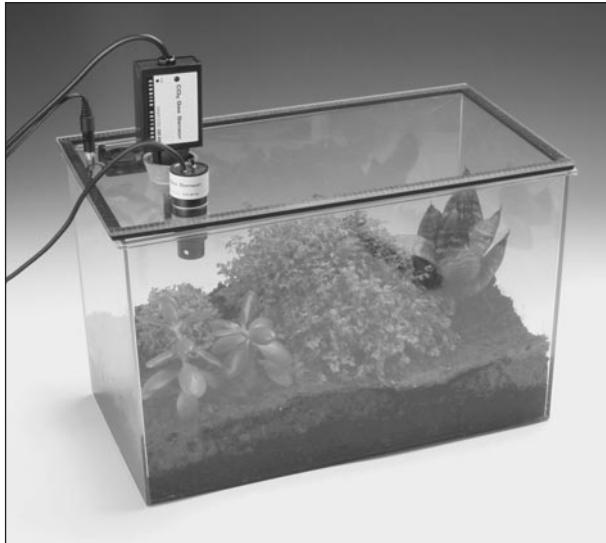

Udstyret består af følgende dele:

- Plastakvarium, dimension 40 x 22 x 24 cm.
- Låg med to huller diameter 2,8 cm samt ventilator.
- To propper uden huller.
- Plastlister til at holde låget på plads.
- Låget er forsynet med en gummiliste i kanten, så akvariet kan gøres lufttæt.

Nødvendigt tilbehør:

- O₂ sensor (f.eks. PS-2126).
- CO₂ sensor (f.eks. PS-2110).
- Eventuelt andre sensorer som f.eks temperatursensor, lyssensor og tryksensor.
- Interface (f.eks. 2 stk. PS-2100 fra Pasco Scientific).
- Netadapter (f.eks nr. 3550.20).
- Dyr og planter efter ønske.

Betjeningsvejledning:

Dyr og/eller planter anbringes i akvariet
Låget lægges på og fastgøres med plastskinnerne.
Ventilatoren tilsluttes netadapteren eller en strømforsyning.
Sensorerne anbringes i hullerne i låget og tilsluttes interfacet. Den ønskede dataopsamling udføres.

Reklamationsret

Der er to års reklamationsret, regnet fra fakturadato.
Reklamationsretten dækker materiale- og produktionsfejl.

Reklamationsretten dækker ikke udstyr, der er blevet mishandlet, dårligt vedligeholdt eller fejlmonteret, ligesom udstyr, der ikke er repareret på vort værksted, ikke dækkes af garantien.

Returnering af defekt udstyr som garantireparation sker for kundens regning og risiko og kan kun foretages efter aftale med Frederiksen. Med mindre andet er aftalt med Frederiksen, skal fragtbeløbet forudbetales. Udstyret skal emballeres forsvarligt. Enhver skade på udstyret, der skyldes forsendelsen, dækkes ikke af garantien. Frederiksen betaler for returnering af udstyret efter garantireparationer.

© A/S Søren Frederiksen, Ølgod

Denne brugsvejledning må kopieres til intern brug på den adresse hvortil det tilhørende apparat er købt. Vejledningen kan også hentes på vores hjemmeside.