

Xplorer GLX for 1. gang ?

Læs dette før du begynder at arbejde med GLX!

Datastudio programmet

Der er **forskellige muligheder** for at vise og bearbejde dine data på computeren.

GLX-simulator

- Et **GRATIS** program, der simulerer GLX'en


Slut GLX'en til computeren og brug programmet til at demonstrere, hvordan GLX'en bruges. Tryk på GLX'en og eleverne kan på computerskærmen eller SmartBoardet se, hvilke taster du trykker på.



EZ-screen

- Et enkelt og **GRATIS** datapræsentationsprogram

EZ-screen er et forenklet program til præsentation af data. Der er mulighed for at se data fra en enkelt sensor, der er ingen indstillingsmuligheder.

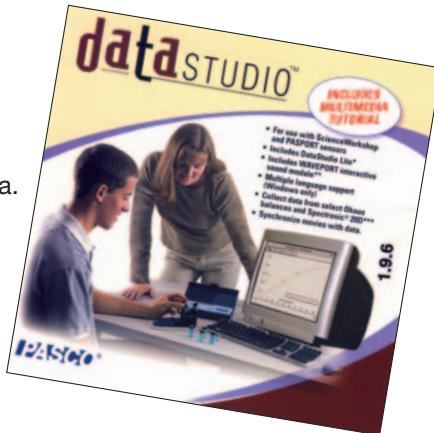

Hvad er der i kassen?

Kvik-guiden viser på en overskuelig måde, GLX'en funktioner

Den engelske manual, kan du bruge som opslagsværk. **Der ligger en dansk vejledning på nettet.**

Vejledningen er venligst stillet til rådighed af dlis (DataLogging In Science).

Vejledningen ligger under varenr. PS-2002

Der medfølger to sikkerhedsstik, som du monterer på ledningerne til spændingsføleren.

De to tråd-temperaturfølerne er udmærkede, men har du behov for en mere robust føler, kan den købes (PS-2153).

Software.

DataStudio - LITE

Et GRATIS program med en del mulighederne

Lite versionen giver mulighed for at få sine data vist, men der er kun begrænsede muligheder for at behandle data. Der er ikke oscilloskop og der er ikke mulighed for at bruge arbejdsbøger. Første gang du installerer programmet har du en fuld version af DataStudio i 90 dage.

DataStudio

Programmet med alle muligheder, findes med enkelbruger- eller skolelicens

Har du købt programmet er det vigtigt, at du gemmer "Certificat og Authenticity", her står dit serie nummer licensnøgle, hvilket som sådan er det eneste, du har brug for.

Installation af softwaren

Med GLX'en følger programmet DataStudio. Har du købt en skolelicens af DataStudio, leveres den ligeledes med en CD. Disse skal normalt **ikke** bruges.

NB: Installer kun CD-udgaven, hvis du ikke har internetforbindelse!

Det anbefales med det samme at hente og installere den seneste version af DataStudio - uanset om du har licens, eller om du vil benytte "Lite"-udgaven. Besøg www.pasco.com, og gå ind under Download. Der er kun én version, uanset sprog og licenstype.

Har du Windows Vista eller Windows 7 på computeren, skal du højreklikke på programmet og vælg "Kør som administrator" (også selvom du er logget på som administrator).

Hvis du ønsker at anvende den gratis Lite version

Ønsker du at anvende Datastudio Lite (gratis, men begrænset programversion, samt 90 dages adgang til den fulde programversion) trykkes på knappen "Indtast Datastudio Lite nøgle" (misvisende oversættelse!), hvorefter programmet er klar til brug.

Der ligger også en CD med en amerikansk tutorial til GLX. Gem den - du får måske lyst til at kigge den igennem ved en senere lejlighed.

Yderligere hjælp

Hent en dansk manual til GLX-en på www.frederiksen.eu.

Her finder du også links til øvelsesvejledninger og arbejdsbøger.

Arbejdsbøger er elektroniske forsøgsbeskrivelser, de kan kun benyttes i den fulde version af DataStudio, det vil sige de første 90 dage, eller hvis du har købt programmet.

Pr. mail kan du få hjælp ved henvendelse på: jea@frederiksen.eu

Pr. telefon kan du i åbningstiden få fat i os på: 75 24 49 66



Nyt

GLX'en kan også arbejde sammen med det nye program SPARKvue.

Hent en 30 dages på www.pasco.com

SPARKvue giver mulighed for at arbejde med SPARKlabs, som er interaktive øvelsesvejledninger. Disse kan hentes gratis fra vores hjemmeside.

Kurser

Vi tilbyder også kurser i brugen af GLX'en og dataopsamling generelt. Kurset tager udgangspunkt i skolens udstyr og jeres ønsker, det varer 3 timer og koster 2.800,- kr.

