

Vejledning til SPARK SLS


03.01.11

PS-2008 AA

Tillykke med din nye SPARK SLS

SPARK SLS er en lille computer med egen software, som nu er på dansk.

Kom godt i gang med SPARK

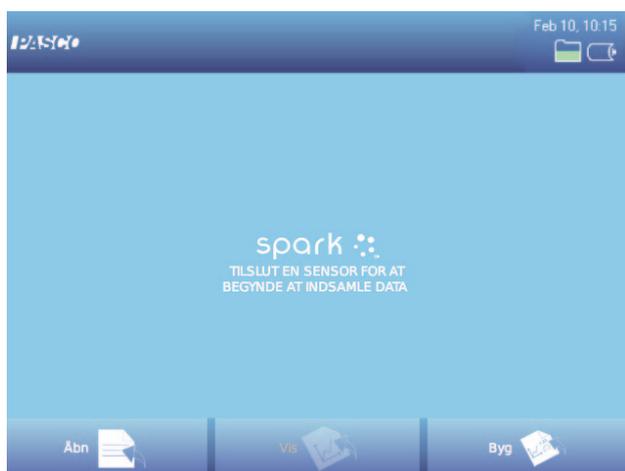

De tre menuer i bunden af skærmen giver følgende muligheder:

Åben	Vis	Byg sider med
Færdige labs	Vælg måling	Grafer
Gemt arbejde	Klik vis	Cifre
	Resultat 4 sider med din måling vist som graf, cifre, tabel og meter	Tabeller
		Meter
		Billeder
		Tekstfelter



Vælg sprog, dato og klokkeslet



Filer

Eksporter eller udskriv



Journal

Her gemmes og gennemses journalen.



Snapshot

Tag og gem billede af skærmen.



Hjælp



Graf og analyseværktøjer

Giver bl.a. mulighed for:

- Markering af graf
- Autoskalering
- Statistik
- Tendenslinje



Start og stop dataopsamling

De to knapper på selve SPARK'en kan også anvendes.



Måleindstillinger

Giver bl.a. mulighed for:

- Periodisk eller manuel dataopsamling
- Indstilling af målehyppighed
- Indstilling af evt. stopbetingelser



Ekspérimentværktøjer

Indeholder bl.a.:

- Kalibrering af sensorer
- Graf egenskaber
- Administration af kørsler



Hjem

Tilbage til hovedmenu, du forlader eksperimentet.



Forrige og næste side



Sidens navn

Tryk på feltet og omdøb sidens navn.
Tryk på feltet og gå til den ønskede side.



Indsæt ny side



Slet side

Kalibrering af skærmen

Fra tid til anden kan det være nødvendigt at kalibrere skærmen.

Nedennævnte procedure løser også problemet, hvis skærmen pludselig ikke er trykfølsom.

1. Hold begge knapper på forsiden af SPARK SLS nede på samme tid.
2. Tryk på midten af skærmen tre gange
3. Slip de to knapper
4. Følg vejledningen på skærmen (For en præcis kalibrering, brug gerne en spids blød genstand eksempelvis en negl).

SPARK nyhedsgruppe – tilmelding

For at få endnu mere glæde af din SPARK er det nødvendigt at opdatere den, når der kommer nyt software. Det er simpelt og gratis at opdatere sin SPARK.

Send en mail til: jea@frederiksen.eu med titlen SPARK nyhedsgruppe. Du vil herefter få en mail hver gang der er en ny opdatering klar til din SPARK, eller når der er nye SPARKlabs klar.