

Brugsvejledning for PS-2100 PasPort USB-link

22.09.03

Aa PS-2100

PS-2100 PasPort USB-link

USB-link'et benyttes for tilslutning af PasPort sensorer til computerens USB-port. For at fungere kræver USB-link DataStudio, ver. 1.6 eller nyere. Dette gælder både skolelicens, enkeltbrugerlicens, og Lite-versionen. Er DataStudio allerede installeret på computeren, kan dette gratis opdateres på internettet. Har I ikke købt DataStudio, og ikke modtaget DataStudio Lite, kan en gratis version af DataStudio Lite rekvireres på sflab@sflab.dk. Bestillingsnummeret er: CI-6883.

Betjening.

Sørg for at DataStudio / DataStudio Lite er installeret på computeren. Tilslut USB-link'et til computerens USB-port, og tilslut bagefter den PasPort sensor du ønsker at bruge. Computeren genkender nu sensoren, og for de fleste PasPortsensorer dukker følgende dialogbox op:



Vælg om du vil benytte DataStudio, eller EZ-screen, eller helt ignorere sensoren.

Den medfølgende vejledning kan downloades på dansk fra vores hjemmeside i PDF-format.

Det samme gælder en lang række af vejledningerne til sensorerne. Disse vil løbende blive lagt ud på vores hjemmeside efterhånden som de oversættes.